



## Ögon- / ansiktsdusch Typ: GIA 822 3552

### Skötsel- & driftsinstruktion

1. Informera och utbilda berörd personal om duschens funktion och dess placering.

Märk upp platsen med skylt typ **NÖDDUSCH – ÖGONDUSCH**.

**Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!**

Duscharna är utrustade med tryck- och flödesregulator som arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar. Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

2. Nöd-/ögonduscharna är ständigt funktionsberedda.

- **Nödduschen** aktiveras genom att **dragstången/kedjan/wire förs nedåt**.
- **Ögonduschen** aktiveras genom att **tryckplattan för framåt**. Ventilen är inte återgående utan vattnet stängs av genom att tryckplattan förs till utgångsläget.
- **Handduschen** (utan tryckplatta) aktiveras genom att **handtaget trycks inåt**. Ventilen stängs då handtaget släpps.

3. Se till att duschen är lätt åtkomlig och att området kring den hålls fritt.

GIA-duscharna levereras alltid med ett skyddslock för munstyckena (skyddslocket flyter automatiskt av när du aktiverar duschen), men se ändå till att duschen är ren och fräsch. (Vissa modeller levereras med dammskyddslock).

4. Öva användning regelbundet.

5. För att undvika att gammalt vatten blir stående för länge i ledningarna skall duschen spolas regelbundet. Detta skall dokumenteras minst en gång varje halvår enligt AFS1999:7  
Kontrolldokumentet förvaras så att de kan uppvisas för Arbetsmiljöverket.

***Skyddsblandare för tempererat vatten kan monteras till alla i marknaden förekommande ögon- & ansiktsduschar.***

## Installation

1. Kontrollera vid uppackningen att ögonduschen är kompl. och oskadd.

Ögonduschen består av:

Ögonduschmodul 822 3548
Rörmodul: DN15
Ventil, ej återgående
Ögonduschskylt
Spolmunstycken x 2

2. **Duschen skall ha ett flöde av 26 liter per minut för rätt funktion!  
Rördimensionerna måste anpassas till detta flöde!**

Vattenanslutning: DN15

**Montera inte duschen om rätt flöde EJ kan garanteras!**

Tryck- och flödesregulatorn arbetar automatiskt mellan 2,4 och 7 bar.  
Om trycket överstiger 7 bar måste en reduceringsventil monteras.

3. **Spola igenom systemet ordentligt så att spån och andra partiklar sköljs bort.**
4. Montera duschen i en höjd mellan 850-1100 mm från golvet till spolhuvudets överkant. Duschen skall fästas så väl att den tål en belastning av 50 kg.
5. Fäst ögonduschskylten väl synlig ovanför duschen.
6. Anslut vattentillförseln (DN15). Duschen skall anslutas till dricksvattennätet.
7. Kontrollera ögonduschens funktion genom att spola flera gånger. Observera att tryckplattan inte är återgående.
8. Överlämna detta instruktionsblad till ansvarig person.